



Regole per l'uso del microscopio

- Portate fino in fondo il portaoggetti.
- Puntate l'obiettivo al minimo.
- Aprite il diaframma al massimo.
- Mettete il vetrino sotto le mollette del piatto portaoggetti.
- Accendete la luce nel trasformatore.
- Usate la messa a fuoco per spostare l'obiettivo il più vicino possibile al campione.

ATTENZIONE
Non bisogna mai toccare
il campione

- Osservate attraverso l'oculare abbassando il piatto finché l'immagine non sia a fuoco.
- Puntate bene il diaframma.
- Spostate il vetrino per inquadrare quello che desiderate osservare.